

PANNEAU DE CONTRÔLE ADVANCED



ÉCRAN TACTILE 7" A COULEURS EN HAUTE RÉOLUTION

ACCÈS MULTI-UTILISATEUR PAR MOT DE PASSE À 4 NIVEAUX, AVEC TRAÇABILITÉ DES DONNÉES ET DES OPÉRATIONS
(CONFORME AU CFR21, PARTIE 11)

DONNEES, ALARMES ET OPÉRATIONS ENREGISTRÉS DANS UNE MÉMOIRE INTERNE QUI PEUT ETRE EXPORTÉE SUR UNE CLÉ USB

GRAPHIQUE DE TEMPÉRATURE EN TEMPS RÉEL


INTERFACE MULTILINGUE PERSONNALISABLE

TESTS D'ALARME ET ÉTALONNAGE

SONDES PT1000

BATTERIE DE SECOURS

CONNECTIVITE WI-FI (DISPONIBLE PROCHAINEMENT)

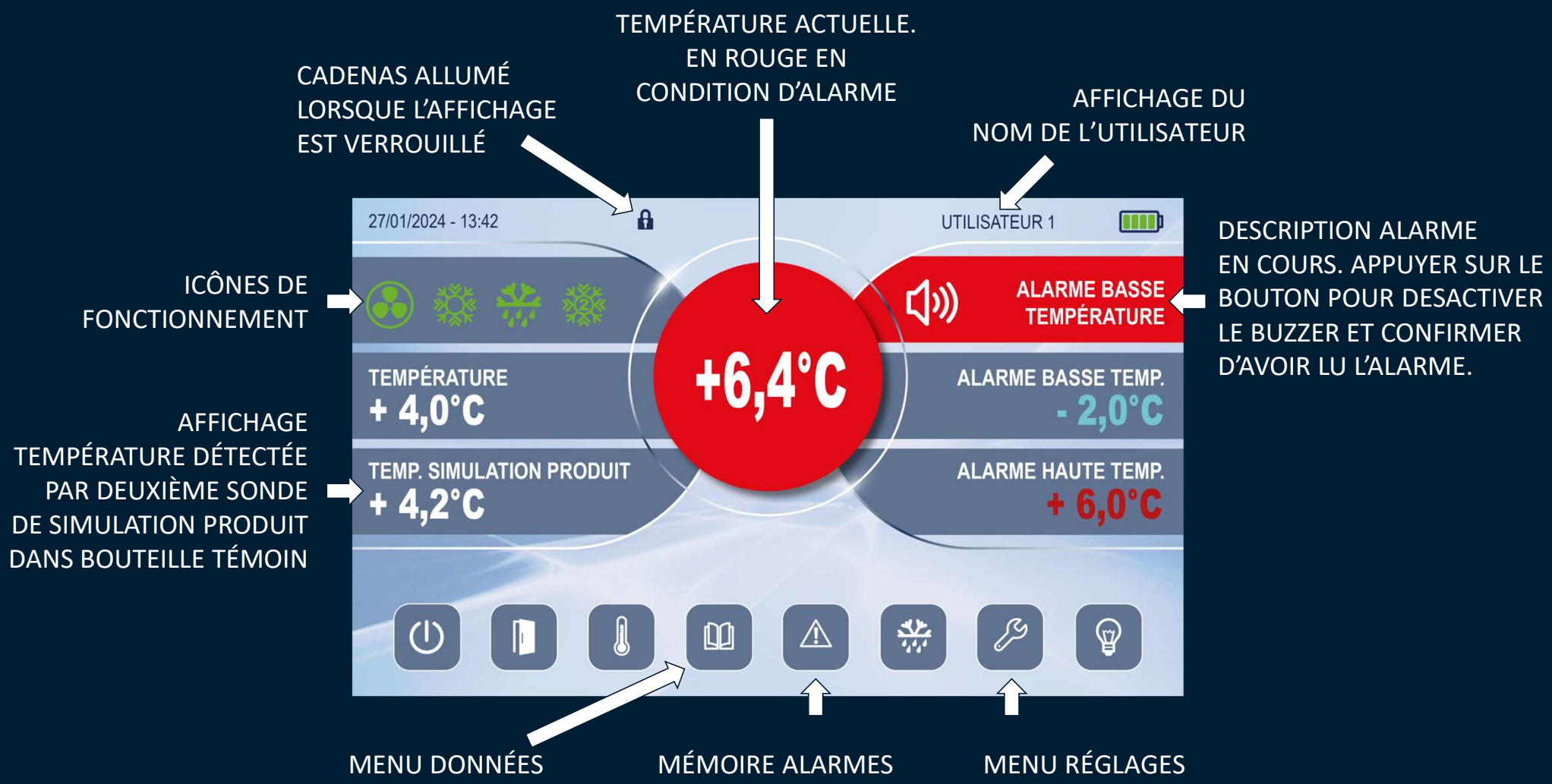

MENU DONNÉES



TEMPÉRATURES ENREGISTRÉES AU COURS DE LA DERNIÈRE PÉRIODE D'ACTIVITÉ. ON PEUT ZOOMER POUR UNE VUE PLUS DÉTAILLÉE OU CHOISIR UNE CERTAINE PERIODE DE SURVEILLANCE.

MENU DONNÉES

CE MENU PERMET
DE SELECTIONNER
ET EXPORTER LES
DONNÉES SUR CLÉ
USB.

27/01/2024 - 13:42

EXPORTATION DONNÉES SUR USB

DONNÉES	SELECTIONNER
SONDE CHAMBRE	<input checked="" type="checkbox"/>
SONDE ÉVAPORATEUR	<input type="checkbox"/>
SONDE CONDENSEUR	<input type="checkbox"/>
SONDE SIMULATION PRODUIT	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPRESSEUR	<input type="checkbox"/>
TEST	<input type="checkbox"/>
VENTILATEUR CONDENSEUR	<input type="checkbox"/>
VENTILATEUR ÉVAPORATEUR	<input checked="" type="checkbox"/>
LUMIÈRE INTÉRIEURE	<input type="checkbox"/>

Navigation icons: Home, Confirm (green check), Cancel (red X), Up arrow, Down arrow.

MENU RÉGLAGES

CE MENU PERMET DE CRÉER UNE LISTE D'UTILISATEURS AVEC 4 NIVEAUX D'ACCESSIBILITÉ. CHAQUE NIVEAU EST CARACTÉRISÉ PAR DES PRIVILÈGES CROISSANTS.

The screenshot displays the settings menu with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar includes options for date and time, language, alarm settings, and ventilation settings. The main content area shows a table of users with columns for activation status, name, password, level, password expiration, and access time. A home button and a red 'X' button are visible at the bottom.

27/01/2024 - 13:42

DATE ET HEURE

LANGUE

RÉGLAGES ALARMES TEMPÉRATURE

RÉGLAGES VENTILATION

REGISTRE UTILISATEURS

ACTIVATION UTILISATEUR	NOM UTILISATEUR	MOT DE PASSE	NIVEAU	EXPIRATION MOT DE PASSE	TEMPS D'ACCÈS
✓	EVERMED	admin	4	-	999 s
✓	user1	12345	3	-	999 s
✓	user2	abcde	3	-	60 s
-	user3	00000	1	-	30 s
-			0	-	000s
-			0	-	000s
-			0	-	000s